





耐CO₂ 水平摇床 CO₂ Orbital Shaker

耐CO₂水平摇床作为CO₂培养箱专用振荡器，其能在二氧化碳培养箱内的高温、高湿及CO₂酸性环境下正常工作。同时也可作为普通振荡器使用。其控制部分可与摇床主机分离，当主机在箱体内工作时，不用打开培养箱门，即能控制主机，避免污染、箱体漏气等现象。

产品特点 Features

- >>> 磁力驱动，无需更换皮带
- >>> 体积小，非常适合在CO₂培养箱中使用
- >>> 经特殊处理的机械部件，可耐受20%CO₂浓度和95%的湿度
- >>> 标配单独至于箱体外的LED数显控制器，方便设置摇床的运行参数
- >>> 散热量低，不影响CO₂培养箱内温度条件
- >>> 可用于非CO₂培养箱的环境。

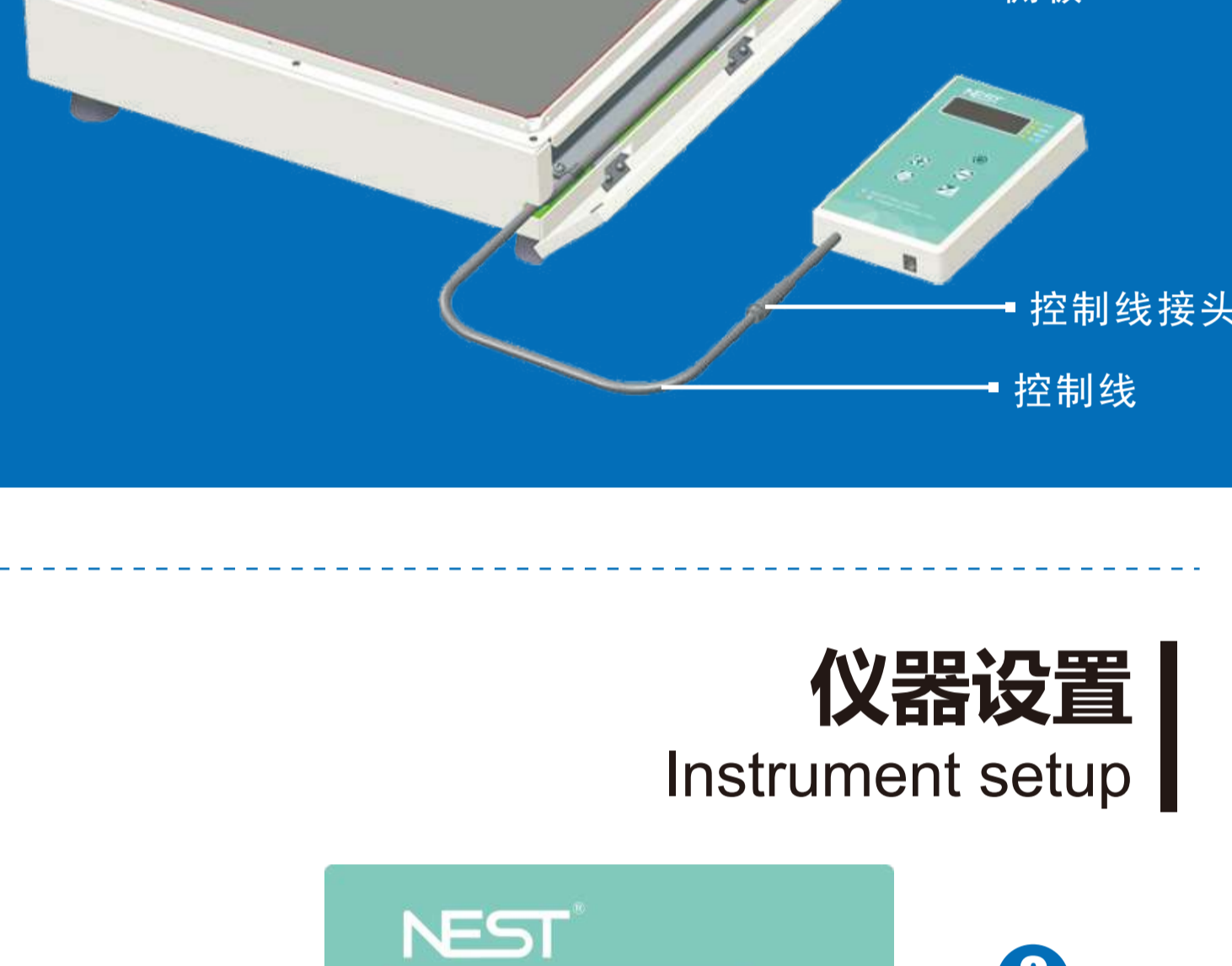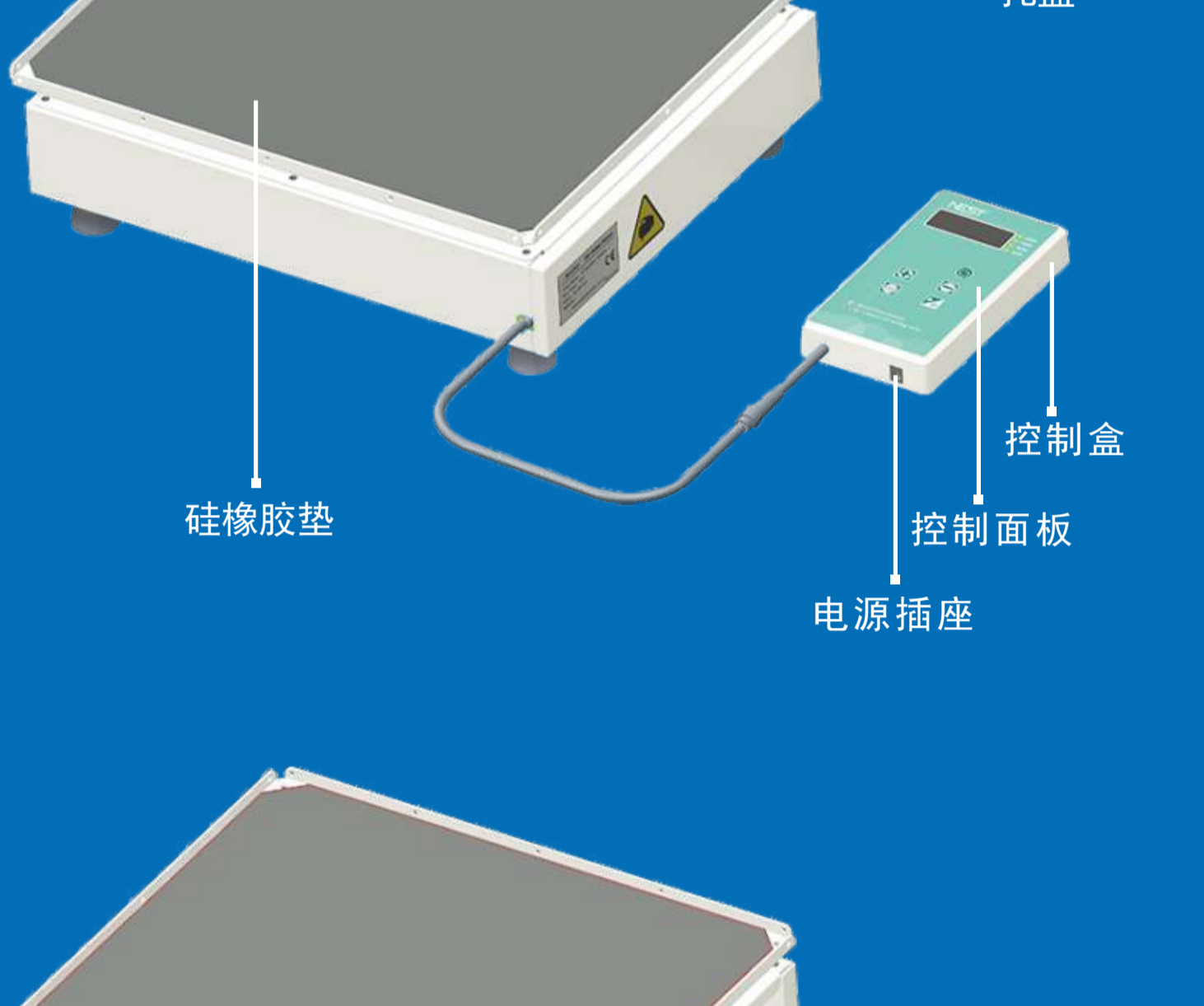

仪器设置 Instrument setup



1. 显示LED: 显示时间和转速。
2. 转速指示灯: 表示目前显示的转速值。
3. 时间指示灯: 表示目前显示的为时间。
4. 报警指示灯: 表示目前超速报警。
5. 运行指示灯: 表示机器处于运行状态。
6. " [SPEED/TIME] "键: 时间和转速显示切换。
7. " [+] "键: 增加设定值。长按大约3秒后，快速增加设定值。
8. " [-] "键: 减少设定值。长按大约3秒后，快速减少设定值。
9. " [STOP] "键: 机器运行或停止。
10. " [POWER] "键: 电源开关。

应用 Application



【在CO₂恒温培养箱使用】

将摇床主机放在CO₂恒温箱中，把控制盒吸附在CO₂恒温箱外部，通过控制线与内部摇床连接，在CO₂恒温箱箱体外部对摇床进行操作。

产品参数 Specifications

产品名称	耐CO ₂ 水平摇床	
产品编号	105008 (不带附件包) 105009 (带附件包)	
旋转频率	30rpm~300rpm	
运行时间	0~99h59min (0,可连续运行)	
摆振幅度	Φ19mm	
摇板尺寸	355mmx300mm	
最大容量	50mlx30/100mlx15/150mlx15/200mlx15/ 250mlx15/500mlx9/1000mlx6/2000mlx4/ 3000mlx2/5000mlx1	
数显方式	LED	
最大负载	6kg	
环境条件	温度: 5 ~ 60 湿度<99%RH	
外形尺寸	主机: 360 x 300 x 96mm 控制盒: 360 x 105 x 75mm 整机: 360 x 405 x 96mm	
功率	30W	
电源	AC100~240V,50Hz/60Hz	
重量	主机17.5kg 控制盒:1kg	
附件包清单 (105009)	100ml烧瓶夹*2 250ml烧瓶夹*4 500ml烧瓶夹*4 1000ml烧瓶夹*2 2000ml烧瓶夹*2 铝摇板*1 提示: 编码105008不含附件包	



(烧瓶夹)

(105907 铝摇板)

产品编号	耐CO ₂ 水平摇床附件 组合包	特点
105901	100ml烧瓶夹*2; 250ml烧瓶夹*4; 500ml烧瓶夹*4; 1000ml烧瓶夹*2; 2000ml烧瓶夹*2; 铝摇板*1	/
105902	耐CO ₂ 水平摇床附件 100ml烧瓶夹	由抛光不锈钢材料制成，可固定于各种恒温振荡器的托盘上。
105903	耐CO ₂ 水平摇床附件 250ml烧瓶夹	
105904	耐CO ₂ 水平摇床附件 500ml烧瓶夹	
105905	耐CO ₂ 水平摇床附件 1000ml烧瓶夹	
105906	耐CO ₂ 水平摇床附件 2000ml烧瓶夹	
105907	耐CO ₂ 水平摇床附件 铝摇板 300mm*360mm	